

Ziehl - Neelsen

Algunos pasos se realizan dentro de la campana de extracción, consultar el protocolo para saber cuáles son.


Valeria González

①



Realizamos frotis con saliva

②

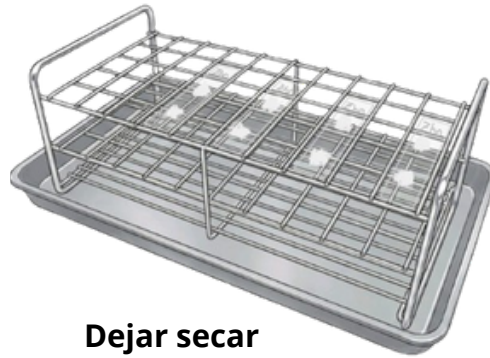

Dejar secar

③




Pasar la muestra 3-4 veces

④



Preparar campana

⑤

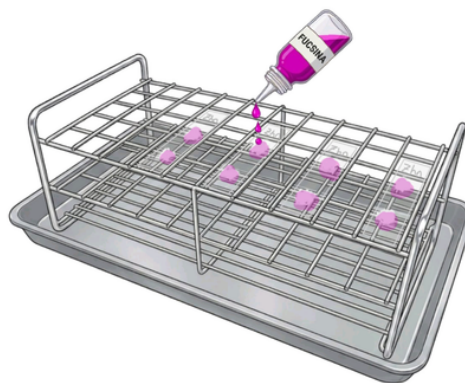


30 seg

⑥




1-2 min

⑦

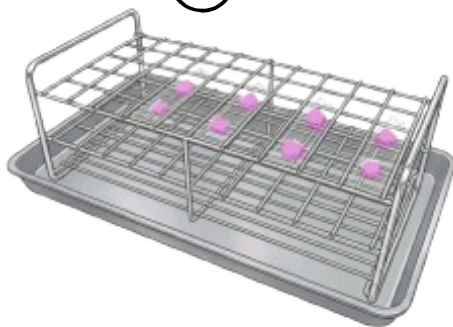


10 mins

⑧

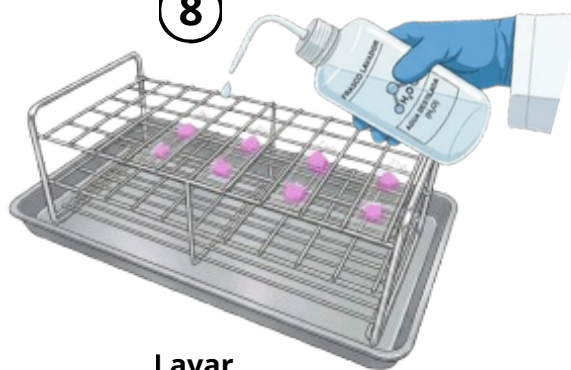

Lavar

⑨

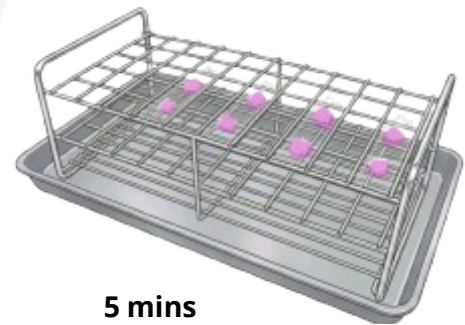

5 mins


*Preparación alcohol ácido
100 ml de alcohol 70%
+
una gota HCl al 1%.

⑩



Lavar

⑪

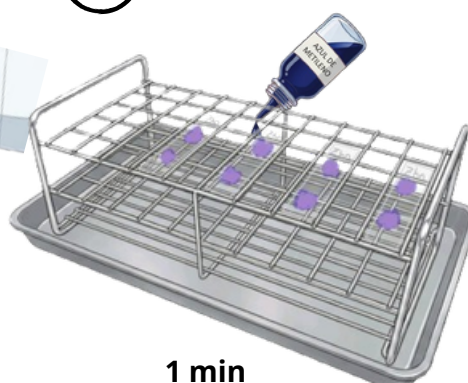

1 min

⑫



Lavar y secar